

# Aka-Brief #6 Kaplamalı Sinterlenmiş Karbürler

1




Piatto 220+




Su



300 rpm

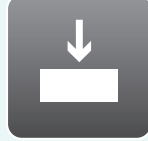


3 5 N Düzgünleşene kadar

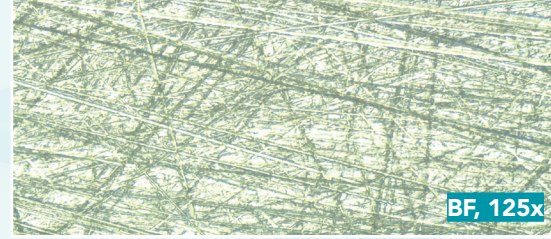

BF, 125x

2

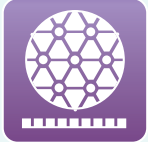


Allegan 3



Poly+ 3 µm  
Lube Blue



150 rpm

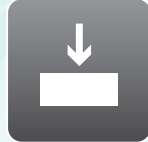

3 5 N 9 : 0 0 d a k



BF, 500x

3



Allegan 1




Poly+ 1 µm  
Lube Blue



150 rpm



3 5 N 5 : 0 0 d a k

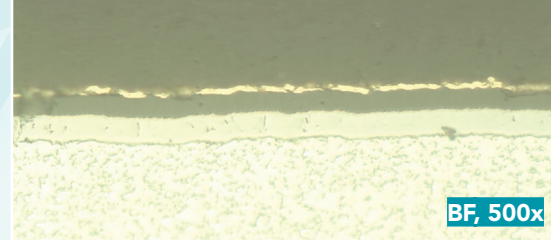

BF, 500x

Belirtilen zamanlar 300mm lik sistemler için ve baskı güçleri ise 40mm çapında tek numune içindir

250mm lik sistemler için zamanlar %30, 200mm lik sistemler için ise %100 artırılmalıdır.

Daha geniş numuneler için baskı gücü artırılmalı, daha küçük numuneler için ise azaltılmalıdır.

Zaman ve baskı gücü donanımına göre değişiklik gösterebilir.