

Aka-Brief #8 Titanyum Bağlantı Elemanları

1




Piatto 220




Su



300 rpm

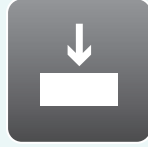

3 5 N Düzgünleşene kadar

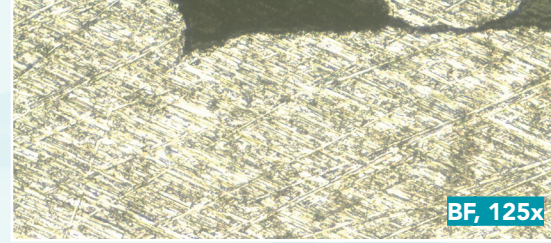

Belirtilen zamanlar 300mm lik sistemler için ve baskı güçleri ise 40mm çapında tek numune içindir

250mm lik sistemler için zamanlar %30, 200mm lik sistemler için ise %100 arttırılmalıdır.

2




Allegan 3




DiaMaxx
Poly 6 µm



150 rpm

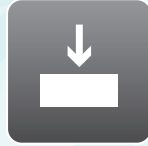

2 5 N 5 : 0 0 d a k

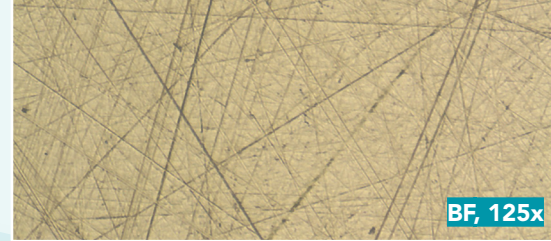

Daha geniş numuneler için baskı gücü arttırılmalı, daha küçük numuneler için ise azaltılmalıdır.

Zaman ve baskı gücü donanımına göre değişiklik gösterebilir.

3



Chemal




Fumed Silica
0.2 µm
Alkaline*



150 rpm



2 5 N 5 : 0 0 d a k

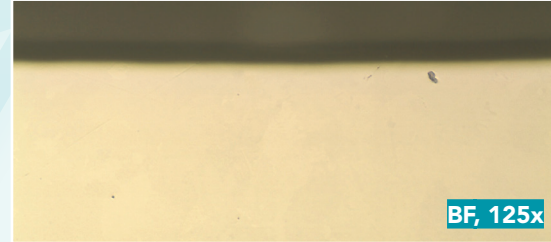

* 96 ml Fumed Silica, 2 ml H₂O₂ (30%), 2 ml NaOH (10%)