

1



Piatto 220




Su



300 rpm




3.5 N Düzgünleşene kadar

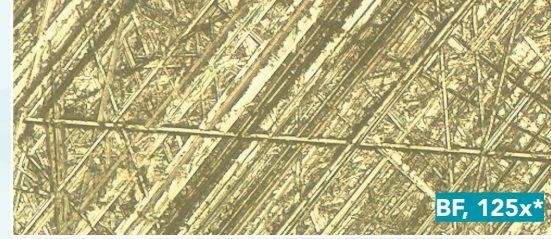

Belirtilen zamanlar 300mm lik sistemler için ve baskı güçleri ise 40mm çapında tek numune içindir

250mm lik sistemler için zamanlar %30, 200mm lik sistemler için ise %100 arttırılmalıdır.

2

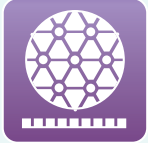

Allegran 3




DiaMaxx Poly 6 µm



150 rpm



3.5 N 5 : 0 0 d a k

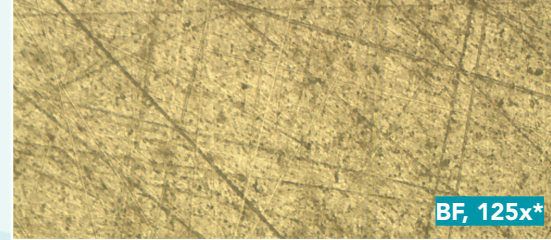

Daha geniş numuneler için baskı gücü arttırılmalı, daha küçük numuneler için ise azaltılmalıdır.

Zaman ve baskı gücü donanımına göre değişiklik gösterebilir.

3



Ramda




DiaMaxx Poly 1 µm



150 rpm



3.5 N 4 : 0 0 d a k

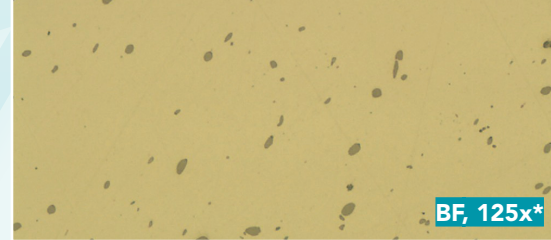

\* Hazırlanan malzeme: Otomat çeliği